

**KIT PARA ANALISIS
DE CLORO RESIDUAL LIBRE****Fecha de emisión:****10/04/2017****Fecha de Revisión:****02/01/2023****DESCRIPCION**

Kit especial para análisis de Cloro Residual Libre en aguas.

El método de análisis es por colorimetría, mediante la reacción del reactivo químico DPD en la muestra de agua, el cual dará como resultado una coloración, se procede a comparar visualmente con la escala de colores estándares en un DISCO, obteniéndose el resultado por comparación visual.


**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Marca	:	HACH
Modelo	:	CN-66F
Procedencia	:	USA
Rango	:	0 – 3.4 mg/L (ppm)
Incremento	:	0.2 mg/L (ppm)
Método	:	Colorimétrico
Químicos	:	
-		DPD N° 01 en polvo
Incluye	:	
-		100 reactivos DPD N°1 para cloro libre
-		01 Checker Dic (Incluye Disco)
-		02 viales de Plástico C/tapa
-		Estuche de transporte
-		Manual de instrucciones


USOS PRINCIPALES

- 🔥 Potabilización de agua
- 🔥 Mantenimiento de piscinas
- 🔥 Tratamiento de aguas industriales
- 🔥 Tratamiento de aguas residuales

INSTRUCCIONES DE USO

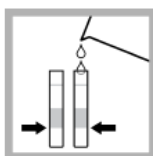

1. Rellene dos tubos hasta la primera línea (5 ml) con la muestra.

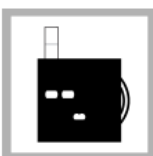

2. Coloque un tubo en la abertura izquierda de la caja del comparador de colores.




3. Agregue un sobre de reactivo en polvo de cloro (libre o total) DPD al segundo tubo.



4. Mezcle, haciendo girar la solución. Se formará un color rosa.




5. Para el cloro libre, lea el resultado una vez transcurrido 1 minuto. Para leer el resultado de cloro total, espere 3 minutos. Lea el resultado dentro de un periodo de 6 minutos.

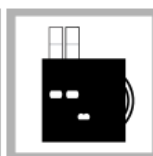

6. Coloque el segundo tubo en la caja del comparador de colores.



7. Sostenga la caja del comparador de colores delante de una fuente de luz. Gire el disco de color hasta que los colores coincidan.

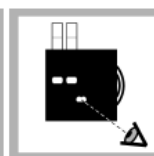

8. Lea el resultado en mg/l en la ventana de la escala.